

Installer le Thermadata HUB

Cher client, vous trouverez ci-dessous les étapes pour installer le HUB, vous y connecter et configurer vos enregistreurs de température.

À noter : le HUB est un logiciel qui s'installe **localement** sur votre ordinateur. Il n'est donc accessible que depuis le poste sur lequel il a été installé.

1 Vérifiez les prérequis

Le logiciel est compatible **uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures**. Une connexion Internet est requise pour l'installation comme pour l'utilisation. Le HUB n'est **pas compatible** avec macOS ni Chromebook.

Détail complet des exigences de fonctionnement : [consulter le document des prérequis \(PDF\)](#)

2 Téléchargez et installez les logiciels

Installez d'abord l'environnement .NET 8, puis le logiciel Thermadata Hub.

1. Environnement [.NET 8 \(Runtime Desktop\)](#)
2. Logiciel [Thermadata Hub](#)

3 Connectez-vous au HUB

Choisissez la procédure correspondant à votre situation :

VOUS UTILISIEZ THERMADATA STUDIO

Installez le HUB, puis **créez un compte ThermaData Hub** (ou connectez-vous si vous en avez déjà un). Au premier lancement, le HUB détecte votre installation Studio et propose d'importer vos enregistreurs et leurs paramètres. Une fois le transfert accepté, les appareils sont associés à votre compte HUB et se gèrent directement depuis celui-ci ; vous pourrez ensuite désinstaller Thermadata Studio.

À noter : les enregistreurs et leurs paramètres sont migrés automatiquement, mais **pas nécessairement l'historique des mesures** déjà enregistré dans Studio. Par précaution, **exportez vos relevés depuis Thermadata Studio avant la migration**.

VOUS ÊTES UN NOUVEL UTILISATEUR

Créez un compte, puis ajoutez vos enregistreurs de température (voir l'étape 4). Un tutoriel vidéo est disponible pour vous accompagner : [voir le tutoriel](#).

4 Configurez un enregistreur

La configuration se fait en deux temps : vous **connectez d'abord l'enregistreur à votre réseau Wi-Fi**, puis vous **l'associez au ThermaData Hub**.

PRÉPARATION


1. Insérez 2 piles AA dans l'enregistreur (tournevis plat fourni).
2. Ouvrez le ThermaData Hub et connectez-vous à votre compte.
3. Dans la barre latérale, sélectionnez **ThermaData WiFi**.

Partie A · Connecter l'enregistreur au réseau Wi-Fi


1. Branchez l'enregistreur au PC avec le câble USB-C fourni. Sur la page ThermaData WiFi, cliquez sur **Connect device**, puis sur **Connect to WiFi Network**.
2. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste — ou saisissez-le manuellement s'il n'apparaît pas — entrez le mot de passe et validez.

Partie B · Associer l'enregistreur au ThermaData Hub

1. Sur la page ThermaData WiFi, cliquez sur **+ Connect device** (Ajouter un appareil).

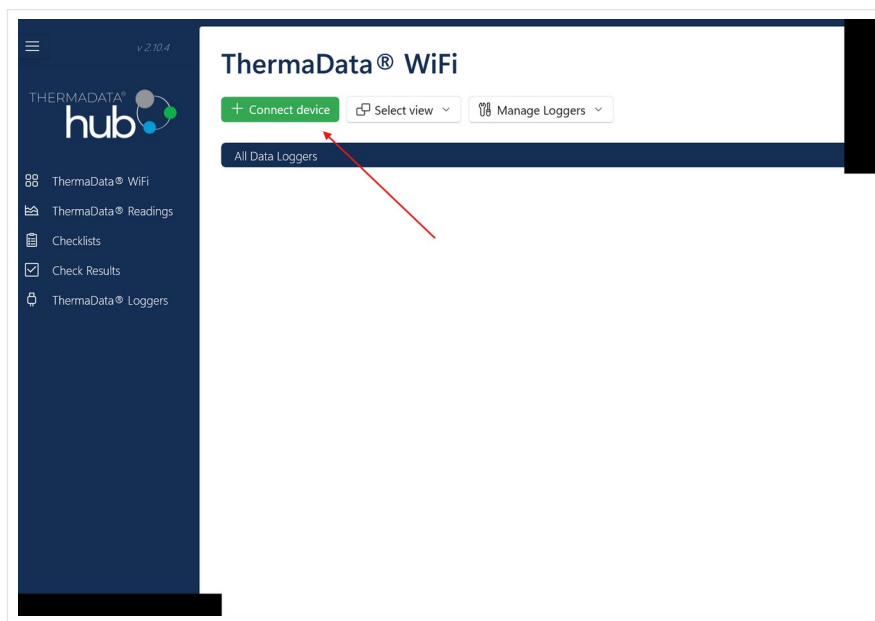

2. Dans la fenêtre **Select your device**, cliquez sur **Connect to ThermaData Hub**.

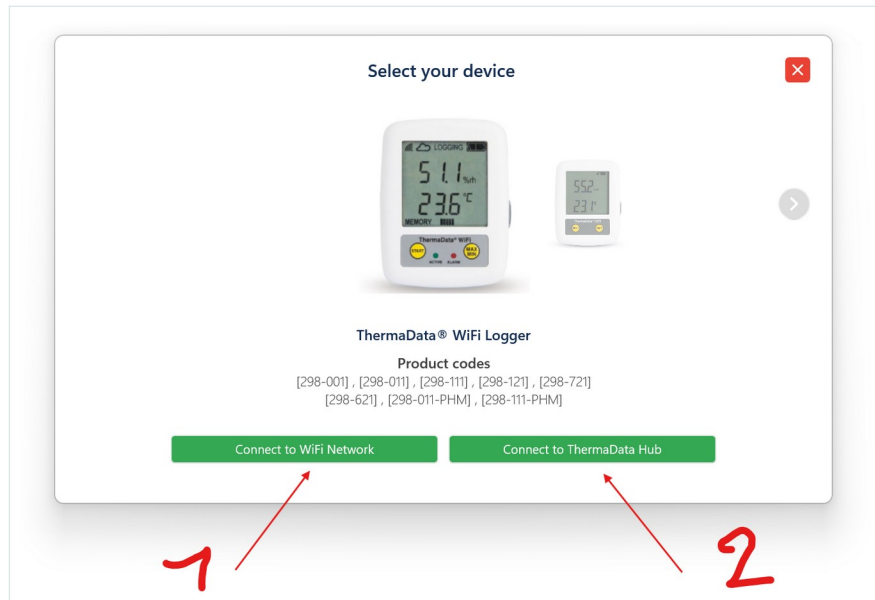

3. Saisissez le **numéro de série** de l'enregistreur, puis validez.

Configure access

Please enter your data logger serial number:

D25*****

Close

4. Choisissez le niveau d'accès : **Full Access** (gestion complète des paramètres) ou **Read Only** (consultation et téléchargement des données).

Configure access

Serial number: D25360049


Select from the options below to configure access settings for your data logger:

FULL ACCESS READ ONLY

Close

Terminez ensuite selon le niveau d'accès choisi :

Full Access — vérifiez que les symboles Wi-Fi et Cloud sont affichés en haut à gauche de l'écran de l'enregistreur, appuyez **5 fois sur le bouton START** pour générer la clé d'appairage, puis saisissez la clé affichée.

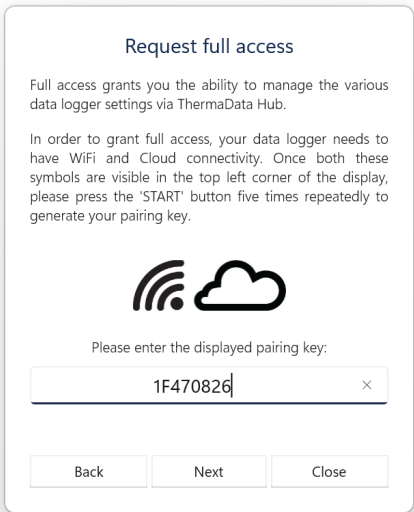

Request full access


Full access grants you the ability to manage the various data logger settings via ThermaData Hub.

In order to grant full access, your data logger needs to have WiFi and Cloud connectivity. Once both these symbols are visible in the top left corner of the display, please press the 'START' button five times repeatedly to generate your pairing key.



Please enter the displayed pairing key:


Read Only — saisissez la **clé de connexion** figurant au dos de l'enregistreur.

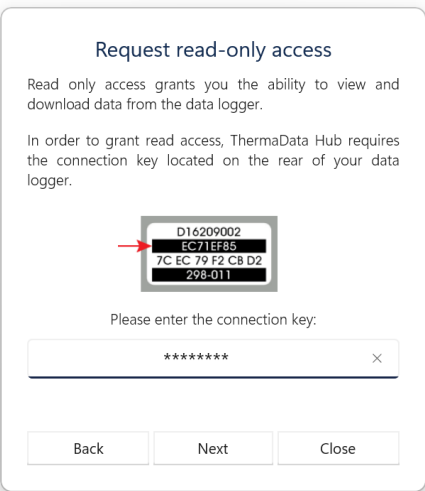

Request read-only access

Read only access grants you the ability to view and download data from the data logger.

In order to grant read access, ThermaData Hub requires the connection key located on the rear of your data logger.

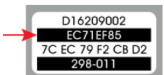

Please enter the connection key:

Une fois la clé validée, l'enregistreur est associé au Hub et apparaît dans la liste des appareils.

5


Gérez vos enregistreurs

Modifier les paramètres — dans le HUB, sous ThermaData WiFi, repérez l'enregistreur (vue tableau ou fiche), ouvrez-le, cliquez sur l'icône des paramètres et choisissez « Modifier les paramètres de cet enregistreur de données ».

6 Exploitez vos données

Télécharger vos données — dans le HUB, ouvrez la section ThermaData Readings (ou l'enregistreur concerné) pour consulter et télécharger vos relevés.

Forcer l'envoi des données au HUB — sur la fiche de l'enregistreur, sous Options > Wireless Options, cliquez sur **Download data from this Data Logger**.

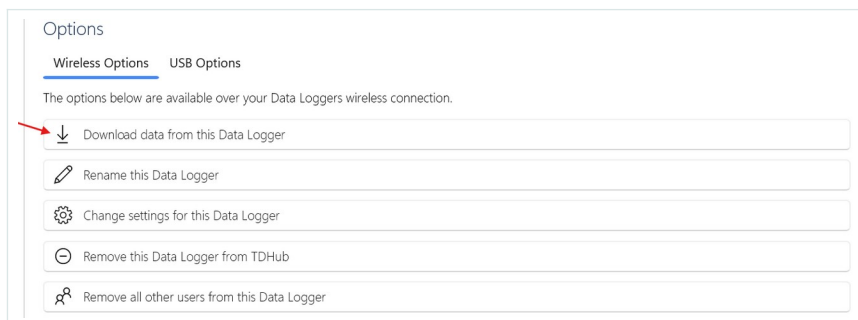

Cette commande récupère les données stockées dans la mémoire de l'appareil qui ne sont pas encore remontées au Hub (à l'origine des trous dans le graphique). Elles seront transmises à la prochaine transmission programmée ; pour les obtenir plus rapidement, appuyez sur le bouton **START** de l'enregistreur afin de forcer une transmission immédiate.

Pièce jointe : le manuel d'utilisation complet des enregistreurs est disponible ici — [consulter le manuel d'utilisation \(PDF\)](#).